



TOSOH

核酸抽出キット

EXTRAGEN II

EXTRAGEN IIはDNA/RNAを
簡単に効率よく抽出するキットです。



原理

タンパク質変性剤と2-プロパノールを使用してタンパク質を可溶化すると同時に核酸を不溶化し、核酸共沈剤の存在下で遠心分離することにより核酸(DNA/RNA)を沈殿として回収します。

特長

- EXTRAGEN IIは検体から全核酸(DNA/RNA)を迅速・簡便に抽出することが出来ます。
- 1本の遠心チューブで核酸抽出が出来ます。
- フェノール、クロロホルムなどの試薬は使用していません。


使用目的

検体からの核酸の抽出などに用います。


本キット以外に必要な器具・試薬

- キャップ付き微量遠心チューブ (1.5~2.0mL用)
- マイクロピペット
- 滅菌ディスポーザブルピペットチップ (フィルター付きを推奨します)
- ボルテックスタイプミキサー
- 微量高速遠心分離機 (12,000×g以上発生するもの。簡易法の場合は6,000×g以上発生するもの)
- アスピレータ
- 70%エタノール
- 真空デシケーター (標準法)

標準法 操作フロー

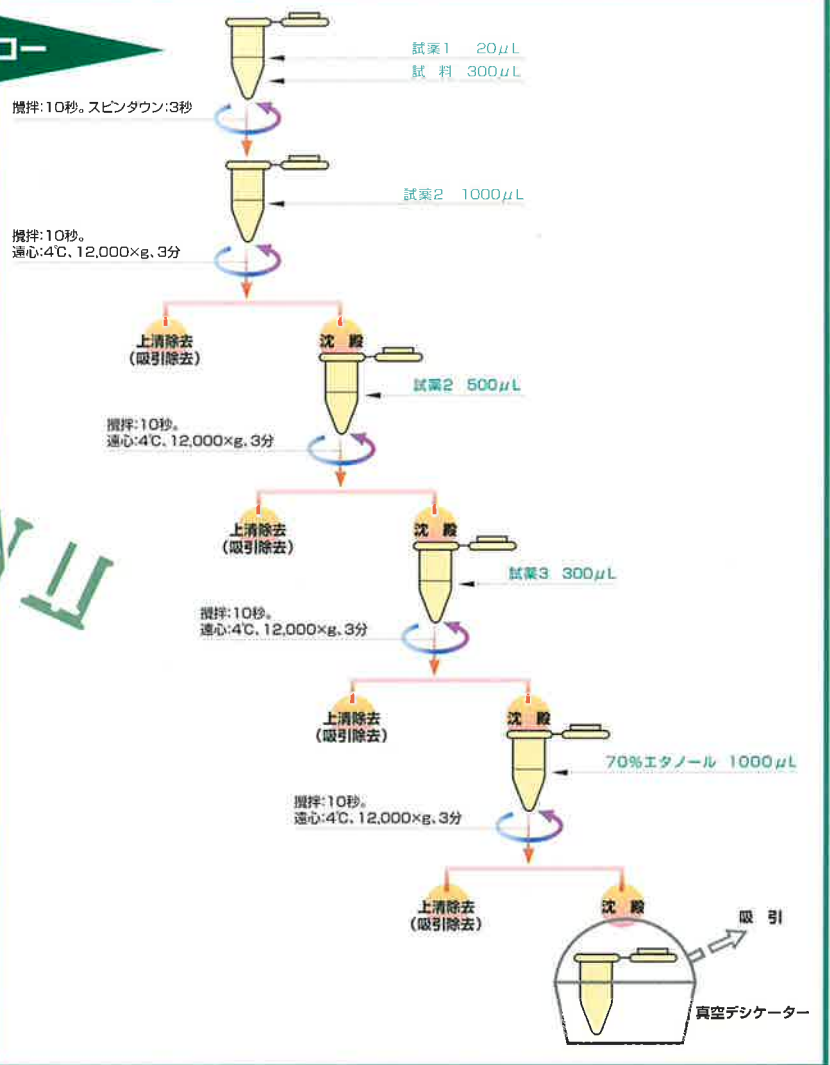

簡易法 操作フロー

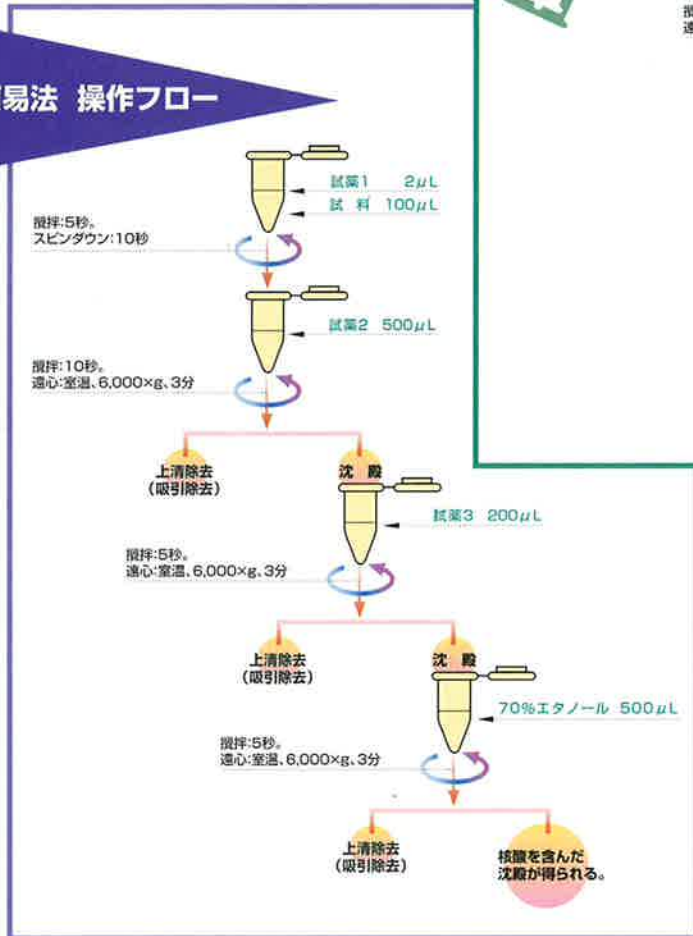

製品名	EXTRAGEN II
Cat.No.	020309
包装	40回/箱
試薬1	900 μ L
試薬2	65mL
試薬3	30mL



東ソー株式会社 科学計測事業部

東京本社 営業部 ☎(03)5427-5181 〒105-8623 東京都港区芝3-8-2
 大阪支店 科学計測G ☎(06)6344-3857 〒530-0004 大阪市北区堂島浜1-2-6
 名古屋支店 科学計測G ☎(052)211-5730 〒460-0003 名古屋市中区錦1-17-13
 福岡支店 ☎(092)781-0481 〒810-0001 福岡市中央区天神1-13-2
 仙台支店 ☎(022)266-2341 〒980-0014 仙台市青葉区本町1-11-1
<http://www.tosoh.co.jp/>